



Sterile, alkoholische Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen.

perform® sterile alcohol IPA

Unser Plus

- schnell, effektiv und rückstandsfrei
- steril (X-Ray bestrahlt) und keimfiltriert (0,2 µm)
- geeignet für Reinraumklasse A/B, ISO Klasse 5/6
- wahlweise mit WFI (Water for Injection)
- gebrauchsfertig im handlichen, sterilen 500 ml- und 1L-Sprühsystem
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- Anhang 1 zum EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009.
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current Good Manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, September 2004.

Anwendungshinweise

perform® sterile alcohol IPA unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. perform® sterile alcohol IPA ist auch zur Handschuhdesinfektion geeignet. Ausbringung maximal 50 ml/m². Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden. Wahlweise ist perform® sterile alcohol IPA mit WFI (Water for Injection) erhältlich.

Mikrobiologische Wirksamkeit

| Wirksamkeit | Konzentration | Einwirkzeit |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| bakterizid <i>EN1276, EN13697</i> | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| levurozid <i>EN1650, EN13697</i> | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| begrenzt viruzid <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i> | gebrauchsfertig | 30 Sek. |



perform[®] sterile alcohol IPA

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 63,1 g Propan-2-ol (entspricht 70 % (v/v)).

Chemisch-physikalische Daten

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Dichte | 0,87 - 0,881 g/cm ³ / 20 °C |
| Farbe | farblos |
| Flammpunkt | 22 °C / Methode: DIN 51755 Part 1 |
| Form | flüssig |
| pH | Nicht anwendbar |
| Viskosität, dynamisch | > 2,5 mPa*s / 20 °C / Rohstoff |

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das sterile 500 ml- und 1 L- Sprühsystem bietet folgende Vorteile:

- besonders handlich und platzsparend
- ergonomisch geformte Sprühpumpe, rutscht nicht aus der behandschuhten Hand
- auch nach Anbruch steril

Die Flaschen sind steril (mit Bestrahlungsindikator) und einzeln doppelt umverpackt. Der in perform[®] sterile alcohol IPA enthaltene Alkohol entspricht der pharmazeutischen Qualität gemäß Ph. Eur.
EU-0023656-0001 1-1

Bestellinformation

| Artikel | Lieferform | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|
| perform [®] sterile alcohol IPA 1l Flasche | 6/Karton | 136408 |
| perform [®] sterile alcohol IPA 500ml Flasche | 10/Karton | 136406 |

Anwendungshilfen

| Anwendungshilfen | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------|----------|
| perform [®] spray bottle holder | 693540 |
| perform [®] spray bottle holder - Platte | 693541 |

Verwandte Produkte

- perform[®] sterile alcohol IPA (WFI)
- perform[®] sterile dry wipes
- perform[®] sterile mix dry wipes
- perform[®] sterile premium dry wipes



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com